

# 抗荧光淬灭封片液

## Antifade Mounting Medium

### AP0521

#### 产品内容

产品名称	产品货号	规格
抗荧光淬灭封片液	AP0521S	10mL
	AP0521M	25mL

#### 产品简介

AR 抗荧光淬灭封片液 (Antifade Mounting Medium)是一种能减缓荧光淬灭的封片试剂。实验操作更简单，只需在封片时用移液器滴一滴本产品于样品上，盖上盖玻片即可完成操作。按照每个样品封片需要 50 微升计算，10ml 本产品足够用于 200 个样品的封片，25ml 本产品可以用于 500 个样品的封片。

#### 保存条件

-20℃避光保存，一年有效。

#### 使用方法

##### 1. 贴壁细胞样品：

- 染色完毕后，吸尽液体。
- 滴一滴抗荧光淬灭封片液于载玻片上，盖上贴有细胞的盖玻片，让细胞接触封片液，尽量避免气泡。
- 随后即可在荧光显微镜下观察细胞样品。

##### 2. 组织切片：

- 染色完毕后，吸尽液体。
- 滴一滴抗荧光淬灭封片液于组织切片上，盖上盖玻片，让切片接触封片液，尽量避免气泡。
- 随后即可在荧光显微镜下观察组织切片。

##### 3. 其它样品：

其它样品参考细胞样品或组织切片进行操作。

#### 注意事项

- 需自备盖玻片与载玻片
- 荧光物质均易发生淬灭，染色后的样品宜避光保存。
- 在使用抗淬灭封片液的情况下可以减缓荧光淬灭，但仍宜尽量避光。
- 本产品仅限于专业人员的科学研究用，不得用于临床诊断或治疗。
- 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。