

Western 转膜液速溶干粉(1L)说明书

AP0551

保存条件

室温保存，两年有效。

产品信息

产品名称	产品货号	规格
Western 转膜液速溶颗粒(1L)	AP0551	10×1L

产品简介

Western 转膜缓冲液(Western Transfer Buffer)主要成分为 48mM Tris；39mM glycine；0.037%SDS(w/v)，可以用于 Western 时湿法电转膜。

产品特点

- GMP 生产、快速溶解
- 即取即用，简单快速-无需调节 pH
- 质量稳定、重复性好

使用方法

1. 将 Western 转膜液速溶颗粒(1L)的外包装袋撕开；
2. 将袋中的粉剂慢慢到入 600mL 30~37°C 蒸馏水，搅拌使其溶解；
3. 将 20mL 左右的蒸馏水加入速溶干粉袋内，冲洗剩余的粉剂，将冲洗的蒸馏水加入至第 2 步的溶液中，反复冲洗直至袋中无肉眼可见的颗粒；
4. 再加入 200mL 甲醇，搅拌均匀；
5. 定容至 1L。

注意事项

- 1、没有用完的转膜液可室温保存，通常两周内使用没有任何问题。
- 2、回收的转膜液以重复使用，但为了取得最佳的转膜效果，最好使用新鲜制备的转膜液。
- 3、为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。