
5×蛋白上样缓冲液（变性，还原型） （无气味）

货号：AP0181 规格：1 ml x 10

产品特点

强还原性 新型还原剂的还原电位更低，更有效、更快速使蛋白质完全变性；

高稳定性 新型还原剂高温下保持稳定，不会降解，与 DDT 等比较，显著增强还原性；

无异味 采用新型还原剂，不含β-巯基乙醇或 DTT，无难闻的臭味；

产品简介

本产品适用于 SDS-PAGE 电泳时的蛋白上样用。其采用新型配方，确保煮样后 pH 值为中性，避免蛋白降解。本上样缓冲液含有稳定性更好，还原效果更优，没有难闻的气味的新型还原剂，代替传统的 DTT 或β-巯基乙醇。

使用方法

- 1、 请按每 4 微升蛋白样品加入 1 微升蛋白上样缓冲液(5×)的比例来使用。
- 2、 混匀后，100℃水浴加热 5-10 分钟，使蛋白变性。
- 3、 冷却至室温后，10000-14000rpm 离心 5 分钟，取上清直接上样电泳即可。

保存条件

-20℃保存。有效期 24 个月。

注意事项

- 1、 由于含有变性剂，本产品不适用于非变性胶的电泳。
- 2、 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。
- 3、 本产品仅限科研使用。